


CHIRADIS - CHIRONAX s.r.o.



Reissigova 15
612 00 BRNO
Projekce zdravotnické technologie
e-mail: chiradis@volny.cz

Miele
PROFESSIONAL

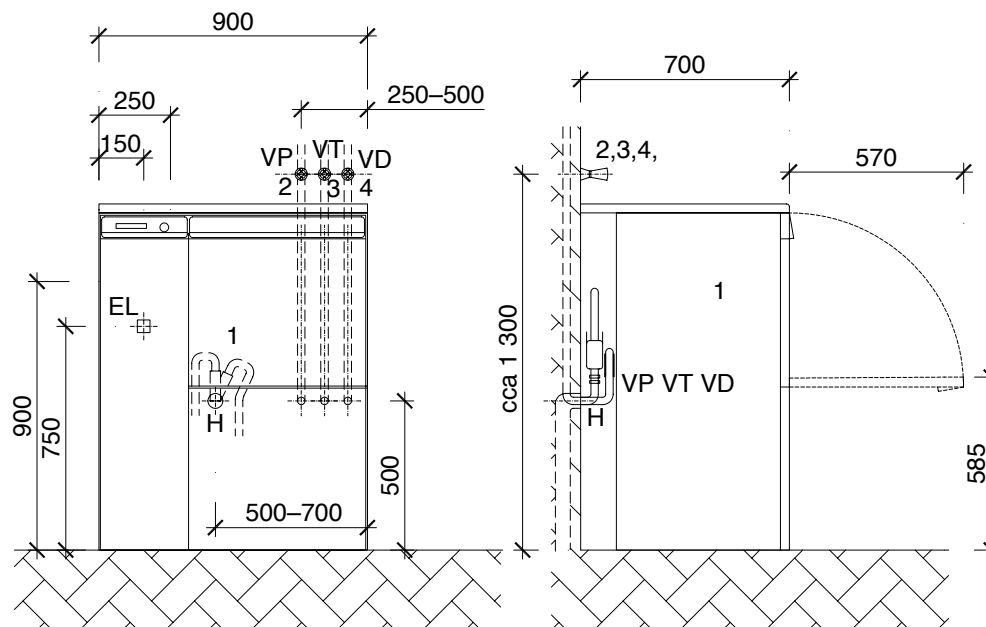

POPIS:

VP - VÝVOD STUDENÉ VODY VEDENÝ PŘES PRŮCHOZÍ UZAVÍRACÍ VENTIL
UKONČIT VÝVODKOU S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 3/4"

VT - VÝVOD TEPLÉ VODY VEDENÝ PŘES PRŮCHOZÍ UZAVÍRACÍ VENTIL
UKONČIT VÝVODKOU S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 3/4"

VD - VÝVOD DEMINERALIZOVANÉ VODY (<15 $\mu\text{S}/\text{cm}^2$) VEDENÝ PŘES PRŮCHOZÍ
UZAVÍRACÍ VENTIL, UKONČIT VÝVODKOU S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 3/4"

H - ODPAD min. Js 50 OD PŘÍSTROJE (TEPLOTA 93 °C) průtok min. 50 l/min.
Odpadní hadice dodávané s přístrojem nesmí být zkracovány. Délka 2,25 m

EL - PŘÍVOD EL. PROUDU 3N AC 400–415 50Hz, PŘÍKON 10,2 kW, 3×16 A (CYKY 5×2,5 mm²)
Veděte přes vypínač v blízkosti přístroje. Vzdálenost mezi kontakty min. 3 mm na všech kontaktech.

- 1 - Mycí a dezinfekční automat PG 8536 CD – rozměr 900 × 700 × 1 175 mm, 138 kg
- 2 - Průchozí uzavírací ventil na přívodu studené vody – dodá stavba
- 3 - Průchozí uzavírací ventil na přívodu teplé vody – dodá stavba
- 4 - Průchozí uzavírací ventil na přívodu demineralizované vody – dodá stavba
Ventil bude proveden z plastu nebo nerez.

Autorská práva vyhrazena

Připojení přístroje kabelem a tlak. hadicemi, dodávanými s přístrojem.

**Mycí a dezinfekční automat
MIELE PG 8536 CD**

CHIRADIS-CHIRONAX s.r.o.

21-36